


Eingesetzt in
DAKKS
akkreditierten
Laboratorien

■ Einfach, schnell, präzise ...

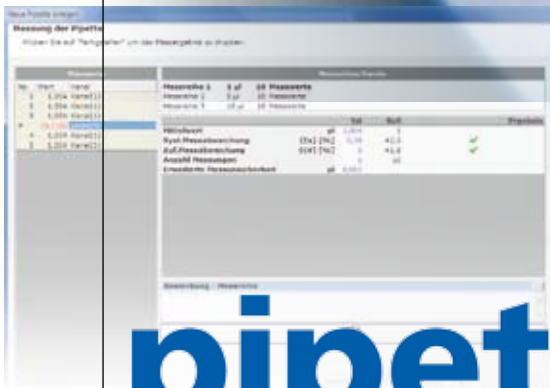

pipetto  ®

Die Kalibriersoftware für Pipetten und Dosiersysteme

® **ITPEAK** 
Networks



PCom – PEAK Climate Online Monitor



pipetto – die sichere Lösung für Ihre Dosieranwendungen

Hochpräzise Dosiervorgänge sicher im Griff

Pipetten und Dosiersysteme sollten generell in regelmäßigen Abständen kalibriert werden, da sie sonst in einzelnen Fällen ungenaue Messergebnisse liefern. Damit Sie dies rechtzeitig erkennen und die Richtigkeit so wie Präzision Ihrer Dosierwerkzeuge kontrollieren und dokumentieren können, steht Ihnen pipetto zur Verfügung.

Nutzen Sie jetzt pipetto und kalibrieren Sie Pipetten, Dispenser, Büretten und Pipettierautomaten auf äußerst einfache, schnelle und präzise Art.

pipetto – die Pipetten-Kalibriersoftware bietet Ihnen entscheidende Vorteile:




- **Schnell zum Ergebnis:**
mit pipetto kalibrieren Sie Ihre Pipetten in wenigen Schritten
- **Einfach zu bedienen:**
durch die intuitive Benutzerführung
- **Umfassende Unterstützung:**
über Onlinehilfe, Kalibrier-Assistent, Handbuch
- **Optimierte Abläufe:**
dank Gerätedatenbank, Historienbildung, Dokumentation
- **Netzwerkfähig**
- **Mehrkanalwaagen**
effiziente Messungen von Mehrkanalpipetten
- **Maximale Sicherheit:**
PCom-Klimabox erfasst alle notwendigen Umgebungsvariablen und kompensiert äußere Störeinflüsse (wie z. B. Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte)
- **Multilingual:**
wählen Sie Ihre Bediensprache
- **Eingesetzt in DAkkS akkreditierten Laboratorien**

Kalibri

Pipettentyp
auswählen

Ergänz

pipetto – Einfach,

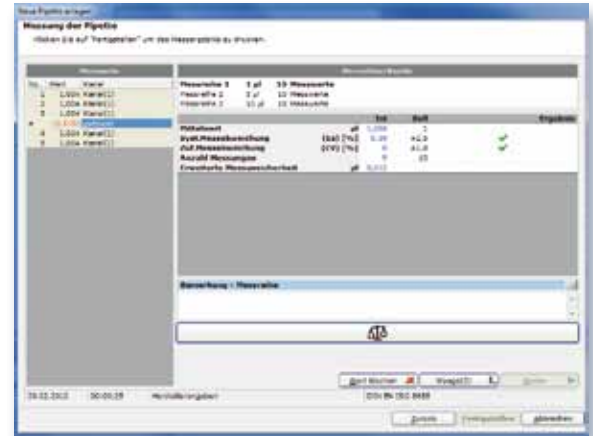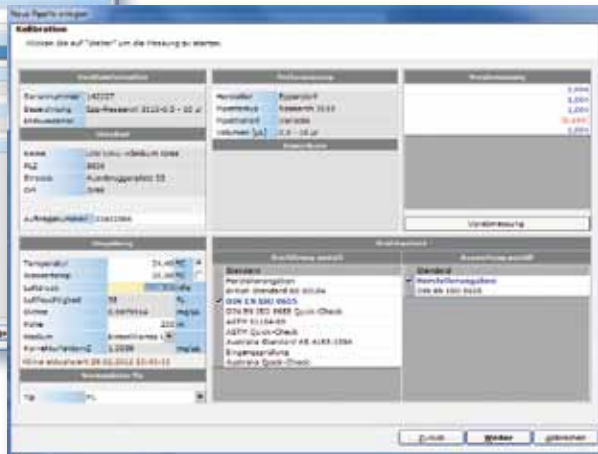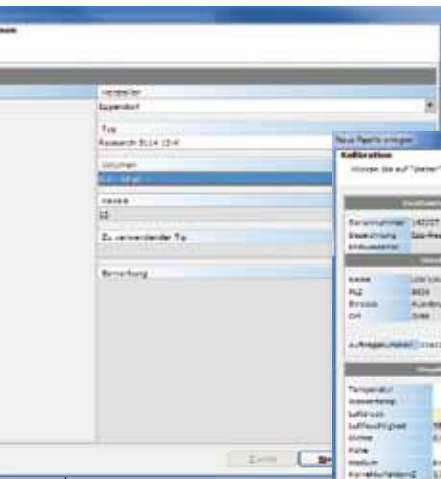

1

Pipettentyp auswählen

Einfacher geht es nicht: alle gängigen Pipettenmodelle und Hersteller finden Sie sofort in der Datenbank

2

Vorab messen

Diese Funktion bringt zusätzliche Sicherheit, macht fehlerhaftes Kalibrieren nahezu unmöglich

3


Kalibrieren

Die Daten werden schnell und einfach erstellt und normgerecht dokumentiert

Pipetten sicher kalibrieren ... in wenigen Schritten:



er-Ablauf

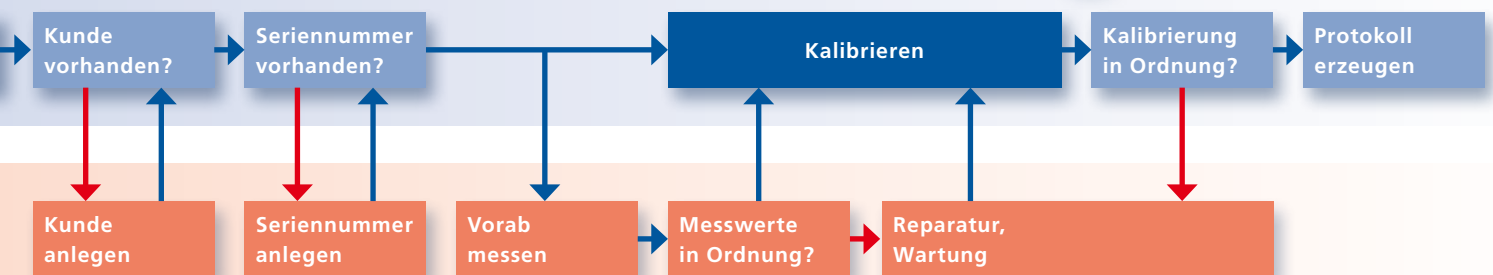

ende Schritte

Kalibrieren? So leicht geht es nur mit pipetto:

Der menügeführte Kalibriervorgang erfolgt step by step.
Das mehrstufige pipetto-Sicherheitskonzept schließt Kalibrierfehler nahezu aus

schnell, präzise ...



Die Kalibriersoftware für Pipetten und Dosiersysteme

pipetto – die Vorteile für Sie auf einen Blick:

- Kalibriersoftware für Ein- und Mehrkanalpipetten, Dispenser, Büretten und Pipettierautomaten in der industriellen und wissenschaftlichen Labortechnik
- Einfache, schnelle sowie intuitive Bedienung und Messung
- Effiziente Messungen von Mehrkanalpipetten durch Anbindung gängiger Mehrkanalwaagen
- Messung gemäß ISO 17025, inklusive Messunsicherheitsbudget
- Wahlweise Messung nach weiteren Standards möglich
- Möglichkeit zur Erstellung benutzerdefinierter Prüfanweisungen
- Anbindung an verschiedene Waagen, zusätzlich freie Definition der Waagenschnittstelle möglich
- Speicherung aller Messdaten und Informationen in einer Datenbank
- Umfassende Unterstützung durch Onlinehilfe, Kalibrier-Assistent und Handbuch
- Automatisierte Klimaüberwachung durch PCom-Klimabox
- Netzwerkfähig
- Multilingual
- Microsoft-zertifiziert
- Unterstützt das Arbeiten nach FDA 21 CFR Part 11
- Eingesetzt in DAkkS akkreditierten Laboratorien

Sichern Sie sich jetzt alle pipetto-Vorteile. Nähere Informationen finden Sie unter:

www.pipetto.com

PEAK-Networks ...

...Ihr starker Partner

- Nutzen Sie unsere individuelle Expertenberatung für Ihre spezielle Kalibrierlösung
- Wir schulen Ihre Mitarbeiter vor Ort
- Unser Support-Team ist jeder Zeit für Sie da

Otto-Röhm-Str. 69 · D-64293 Darmstadt
Tel. 06151 - 27 918 - 30 · Fax 06151 - 27 918 - 59
info@peak-networks.de · www.peak-networks.de

European Service Partners 

**ITPEAK**
Networks